

## 紧凑型蠕动泵泵头

产品型号：KD15/KD25

流量范围：0.0079-3027.97mL/min



### 产品简介

KD15/KD25系列紧凑型泵头，外观美观，线条流畅。通过翻转方式开启上压块，操作简便，实现了快速更换软管。搓轮机构可以调整下管卡的位置，用来固定不同材质和直径的软管。

产品分为3滚轮和4滚轮两种，且可以使用1.6mm壁厚和2.4mm壁厚两种不同壁厚的软管，客户可以根据自己需要灵活选择。

### 技术参数

泵头	适用软管		3滚轮		4滚轮		转速范围 (rpm)	重量 (kg)
	管号	内径×壁厚(mm)	毫升/转	毫升/分钟	毫升/转	毫升/分钟		
KD15	13#	0.8×1.6	0.0083-50.3	0.0079-47.37	0.27	0.17	0.37	
	14#	1.6×1.6	0.0281-168.4	0.0267-160.37				
	19#	2.4×1.6	0.0613-367.97	0.0544-326.13				
	16#	3.2×1.6	0.1006-603.5	0.0942-565.47				
	25#	4.8×1.6	0.2243-1345.83	0.2103-1262	0.24	0.14		
	17#	6.4×1.6	0.3297-1978.1	0.2915-1748.93	0.14	0.10		
	18#	7.9×1.6	0.5047-3027.97	0.4483-2690	0.10	0.07		
KD25	15#	4.8×2.4	0.2513-1507.6	0.1979-1187.55	0.27	0.17		
	24#	6.4×2.4	0.3912-2346.95	0.2909-1745.5				

## 安装步骤



1. 向上掀开泵头上翻盖，  
打开泵头。



2. 搓轮调整。



3. 将软管放入泵头。



4. 向下合上泵头上翻盖，  
完成软管安装。

## 尺寸图(单位:mm)

